



- Nuestras oficinas de IMV Technologies
- Distribuidores principales

Nuestra red global: más de 120 distribuidores que te brindan apoyo en todo el mundo

Francia

● **Sede central de IMV Technologies**
+33 2 33 34 64 64
61300 - L'Aigle
welcome@imv-technologies.com

IMV imaging

16000 - Angoulême
france@imv-technologies.com

Polysem

78120 - Rambouillet
welcome@imv-technologies.com

Países Bajos

Leja
Nieuw-Vennep - 2153 GN - North Holland
info@leja.nl

NIFA Technologies

Leeuwarden - 8938 AS - Friesland
www.nifa.nl

Escocia

IMV Technologies UK
Bellshill - ML4 3NJ - North Lanarkshire

España

Imporvet
Barcelona - 08540 Centelles - Catalonia
int@import-vet.com

Estados Unidos

IMV Technologies USA
Brooklyn Park - 55445 - Minnesota
contact@imvusa.com

IMV Technologies USA
Rochester - 55901 - Minnesota
info@imvusa.com

Canadá

Ro-main
Saint-Lambert-de-Lauzon
G0S 2W0 - Quebec
info@ro-main.com

Brasil

IMV Technologies Brasil
Campinas - 13030-300 - Sao Paulo
contato@imvbrasil.com.br

China

IMV Technologies China
201203 - Shanghai
contact@imvchina.com

Nelson Techno Medical Co
Changzhou - Jiangsu - China
contact@imvchina.com

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
India

IMV Technologies India
Gurugram - 122016, Haryana
contact@imvindia.com



Kineo Start

ANALIZADOR DE SEMEN COMPACTO
**DISEÑADO PARA SIMPLIFICAR
CADA ANÁLISIS**



www.imv-technologies.com

Ref: 2026/01/05/A_ES



Kineo Start

Kineo Start es un sistema compacto para el análisis de semen, una solución versátil tanto **para la producción de dosis como para el control de calidad**. Kineo Start facilita la toma de decisiones durante la **producción** y **garantiza la calidad de las dosis antes de la inseminación**.

Especies:

- Porcina
- Equina
- Bovina
- Ovina
- Caprina



Analizador de semen compacto

Robusto y transportable

Un proceso sencillo



- Tecnología de imagen potenciada por IA
- Captura de imágenes sin enfoque
- Ajuste automático de la iluminación
- Platina térmica manual

Resultados:

- Concentración
- Motilidad
- Progresividad

Cálculos:

- Número de dosis
- Volumen de diluyente

Datos:

- Estadísticas
- Base de datos de reproductores


Paso 1: Dilución de la muestra.

Paso 2: Llenado de la cámara Kineo sobre la platina térmica.

Paso 3: Análisis del semen con Kineo Start.

Diseñado para ser fácil de usar


1. Software intuitivo diseñado con aportes de usuarios de distintos países y perfiles, como veterinarios, ganaderos y técnicos de laboratorio.
2. Hardware fácil de usar que no requiere ajustes.
3. Formación sencilla mediante un tutorial paso a paso y consejos integrados en el software.

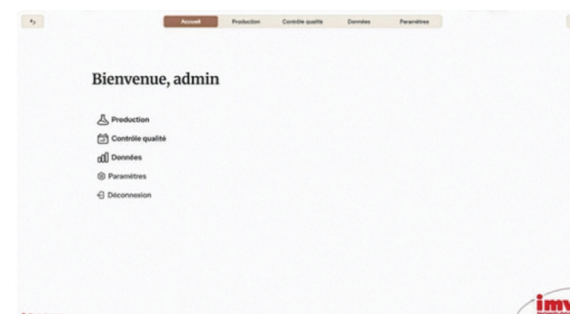

Confíe en sus resultados


1. Una nueva tecnología desarrollada con más de 50 años de experiencia técnica y utilizando umbrales reconocidos en el sector.
2. Potenciada por una IA desarrollada con expertos científicos de primer nivel para ofrecer resultados fiables.
3. Resultados evaluados y aprobados por el Instituto Spallanzani y la Universidad de Zúrich.

CCC: concentración de Kineo Start frente a concentración de NucleoCounter.
 $y = 0,974x$ | $R^2 = 0,992$ | $CCC = 0,974$ | $n = 88$.
 Especies: verraco, semental I, semental N.

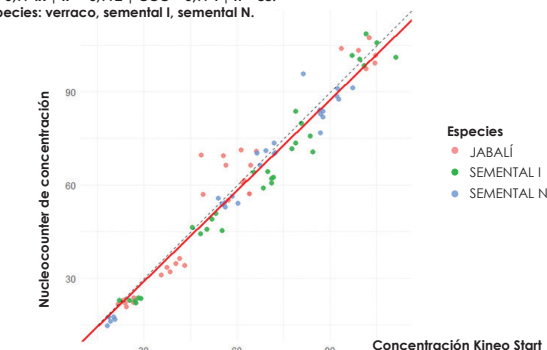

Controle la calidad de sus dosis y mejore el rendimiento reproductivo

1. Informes oficiales personalizables con su logotipo para adjuntarlos a los envíos de semen y acreditar su calidad.
2. Realice el seguimiento y compare el rendimiento de los reproductores para optimizar su gestión y mejorar la calidad del semen.
3. Datos seguros y fácilmente accesibles cuando los necesite.

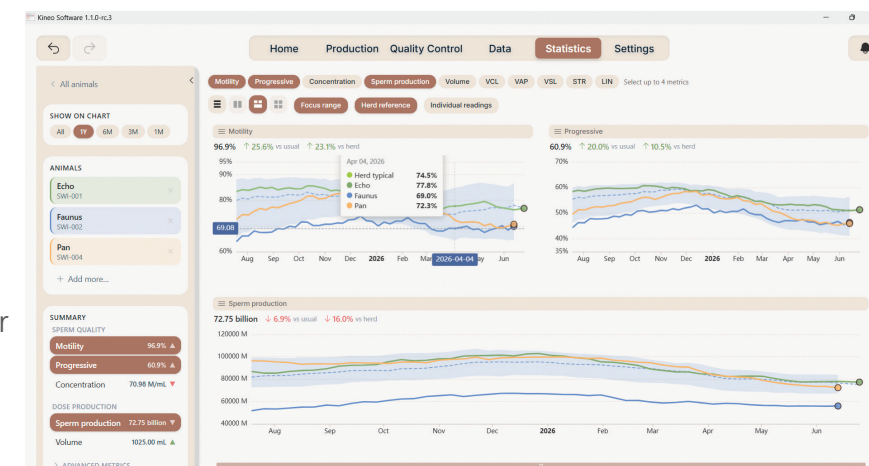

Especificaciones del equipo

Dimensiones: 110 alto x 100 superficie x 240 alto mm
Peso: 1,47 kg
Platina térmica
 Control de temperatura: 37 °C ± 0,5 °C
Idiomas:
 Francés, Inglés, Italiano, Chino, Español, Ruso, Portugués, Japonés, Alemán Y Vietnamita
Consumibles compatibles
 Cámara de recuento Kineo, 5 análisis (patentada)

Requisitos mínimos del ordenador:

- Intel® Core™ i5-1335U o Celeron J6412 a 2,60 GHz
- Gráficos Intel® Iris® Xe o superiores
- 8 GB de memoria DDR4
- SSD M.2 de 500 GB, PCIe NVMe (1 PC)
- Windows 10 o posterior
- Al menos 1 puerto USB Type-C compatible con USB 3.0

