



- Nos bureaux IMV Technologies
- Principaux distributeurs

Notre réseau mondial : plus de 120 distributeurs à votre service partout dans le monde

France

○ **Siège social d'IMV Technologies**
+33 2 33 34 64 64
61300 - L'Aigle
welcome@imv-technologies.com

IMV imaging

16000 - Angoulême
france@imv-technologies.com

Polysem

78120 - Rambouillet
welcome@imv-technologies.com

Pays-Bas

Leja
Nieuw-Vennep - 2153 GN - North Holland
info@leja.nl

NIFA Technologies

Leeuwarden - 8938 AS - Friesland
www.nifa.nl

Écosse

IMV Technologies UK
Bellshill - ML4 3NJ - North Lanarkshire

Espagne

Imporvet

Barcelona - 08540 Centelles - Catalonia
int@import-vet.com

États-Unis

IMV Technologies USA
Brooklyn Park - 55445 - Minnesota
contact@imvusa.com

IMV Technologies USA

Rochester - 55901 - Minnesota
info@imvusa.com

Canada

Ro-main
Saint-Lambert-de-Lauzon
G0S 2W0 - Quebec
info@ro-main.com

Brésil

IMV Technologies Brésil
Campinas - 13030-300 - Sao Paulo
contato@imvbrasil.com.br

Chine

IMV Technologies Chine
201203 - Shanghai
contact@imvchina.com

Nelson Techno Medical Co

Changzhou - Jiangsu - China
contact@imvchina.com

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
Inde

IMV Technologies Inde
Gurugram - 122016, Haryana
contact@imvindia.com



Kineo Start

ANALYSEUR DE SEMENCE COMPACT
CONÇU POUR ÊTRE SIMPLE



www.imv-technologies.com

Ref: 2026/01/05/A_FR



Kineo Start

Kineo Start est un système compact d'analyse de semence, une solution polyvalente **destinée aussi bien à la production de doses de semence qu'au contrôle qualité**. Kineo Start facilite la prise de décision pendant la **production** et **garantit la qualité des doses avant l'insémination**.

Espèces :

- Porcins
- Equins
- Bovins
- Ovins
- Caprins



Analyseur de semence compact

Robuste et transportable

Un processus simple



- Technologie d'imagerie innovante, optimisée par l'IA
- Imagerie sans mise au point
- Réglage automatique de la luminosité
- Platine chauffante manuelle

Résultats :

- Concentration
- Motilité
- Progressif

Calculs :

- Nombre de doses
- Volume de dilueur

Données :

- Statistiques
- Base de données des reproducteurs


Étape 1 : Dilution de l'échantillon.

Étape 2 : Remplissage de la lame Kineo sur la platine chauffante.

Étape 3 : Analyse de la semence avec Kineo Start.

Conçu pour être simple


1. Logiciel intuitif développé à partir des retours d'utilisateurs de plusieurs pays et de profils variés : vétérinaires, éleveurs et techniciens de laboratoire.
2. Matériel facile à utiliser, sans réglage nécessaire.
3. Prise en main facile grâce à un tutoriel pas à pas et aux conseils intégrés au logiciel.

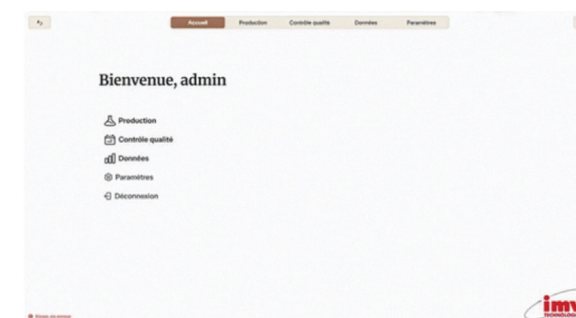

Des résultats fiables au cœur de chaque analyse


1. Une nouvelle technologie conçue grâce à plus de 50 ans d'expertise technique et utilisant des seuils reconnus par l'industrie.
2. Des performances renforcées par une IA développée avec des experts scientifiques de renommée pour fournir des résultats fiables.
3. Résultats évalués par l'Institut Spallanzani et l'Université de Zurich.

CCC: concentration Kineo Start comparée à la concentration NucleoCounter.
 $y = 0,974x$ | $R^2 = 0,992$ | $CCC = 0,974$ | $n = 88$.

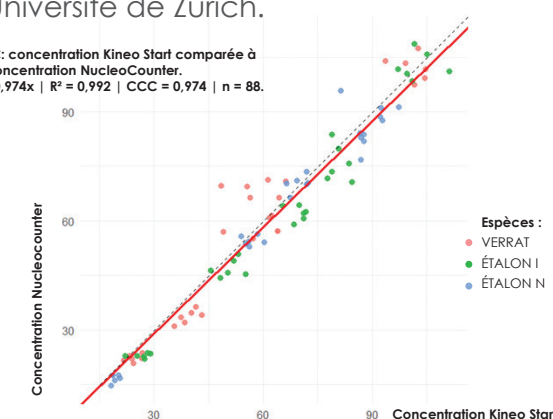

Garantissez la qualité de vos doses de semence et optimisez vos performances

1. Rapports officiels personnalisables avec votre logo, à joindre avec les livraisons de semence pour attester de leur qualité.
2. Suivez et comparez les performances des reproducteurs afin d'optimiser leur gestion et d'améliorer la qualité de la semence.
3. Des données sécurisées et facilement accessibles à tout moment.

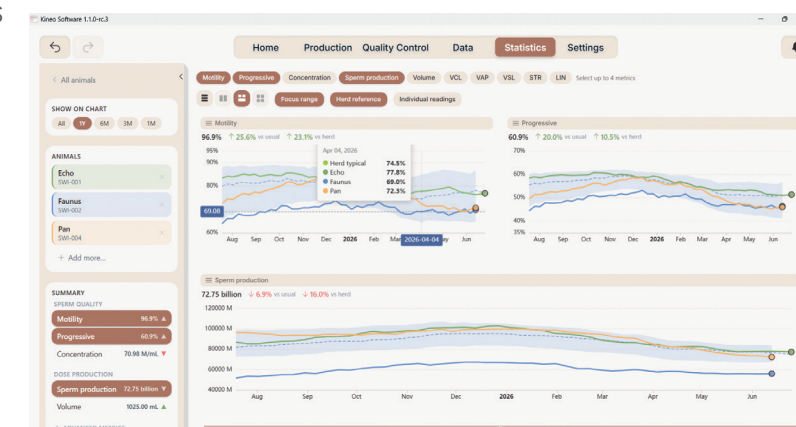

Caractéristiques techniques

Dimensions : 110 (l) × 100 (P) × 240 (H) mm

Poids : 1.47 kg

Platine chauffante :

Régulation de la température : 37 °C ± 0,5 °C

Langues :

Français, anglais, italien, chinois, espagnol, russe, portugais, japonais, allemand, vietnamien

Consommables compatibles :

Lame Kineo, 5 analyses (brevetée)

Configuration informatique minimale :

- Intel® Core™ i5-1335U ou Celeron J6412 @ 2.60GHz
- Carte graphique Intel® Iris® Xe ou supérieure
- 8 Go de mémoire DDR4
- SSD M.2 de 500 Go, PCIe NVMe (1 PC)
- Windows 10 ou version ultérieure
- Au moins 1 port USB Type-C compatible USB 3.