



- Le sedi di IMV Technologies
- Distributori principali

La nostra rete globale: oltre 120 partner commerciali al vostro servizio in tutto il mondo

Francia

● **Sede centrale di IMV Technologies**
+33 2 33 34 64 64
61300 - L'Aigle
welcome@imv-technologies.com

IMV imaging

16000 - Angoulême
france@imv-technologies.com

Polysem

78120 - Rambouillet
welcome@imv-technologies.com

I Paesi Bassi

Leja
Nieuw-Vennep - 2153 GN - North Holland
info@leja.nl

NIFA Technologies

Leeuwarden - 8938 AS - Friesland
www.nifa.nl

Scotia

IMV Technologies UK
Bellshill - ML4 3NJ - North Lanarkshire

Spagna

Imporvet
Barcelona - 08540 Centelles - Catalonia
int@import-vet.com

Stati Uniti

IMV Technologies USA
Brooklyn Park - 55445 - Minnesota
contact@imvusa.com

IMV Technologies USA

Rochester - 55901 - Minnesota
info@imvusa.com

Canada

Ro-main
Saint-Lambert-de-Lauzon
G0S 2W0 - Quebec
info@ro-main.com

Brasile

IMV Technologies Brasile
Campinas - 13030-300 - Sao Paulo
contato@imvbrasil.com.br

Cina

IMV Technologies Cina
201203 - Shanghai
contact@imvchina.com

Nelson Techno Medical Co

Changzhou - Jiangsu - China
contact@imvchina.com

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
India

IMV Technologies India
Gurugram - 122016, Haryana
contact@imvindia.com



Kineo Start

ANALIZZATORE DI SEME COMPATTO
PROGETTATO PER LA SEMPLICITÀ



www.imv-technologies.com

Ref: 2026/01/05/A_IT



Kineo Start

Kineo Start è un sistema compatto per l'analisi del seme, una soluzione versatile sia **per la produzione di dosi seminali** sia **per il controllo qualità**. Kineo Start supporta le decisioni operative durante la **produzione** e **garantisce la qualità delle dosi prima dell'inseminazione**.

Specie:

- Suina
- Equina
- Bovina
- Ovina
- Caprina



Analizzatore di seme compatto



Robusto e trasportabile

Un processo semplice



- Tecnologia di imaging potenziata dall'IA
- Imaging senza messa a fuoco
- Regolazione automatica della luminosità
- Piano riscaldato manuale

Risultati:

- Concentrazione
- Motilità
- Progressività

Calcoli:


- Numero di dosi
- Volume di diluente

Dati:

- Statistiche
- Database dei riproduttori



Fase 1: diluizione del campione.

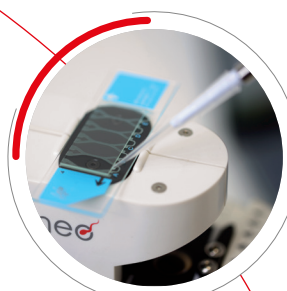

Fase 2: riempimento del vetrino Kineo sul piano riscaldato.




Fase 3: analisi del seme con Kineo Start.



Progettato per la semplicità


1. Software intuitivo progettato sulla base dei contributi di utenti di diversi Paesi e con profili differenti, tra cui veterinari, allevatori e tecnici di laboratorio.
2. Hardware facile da usare, senza necessità di regolazioni.
3. Formazione semplice grazie al tutorial passo passo e ai suggerimenti integrati nel software.

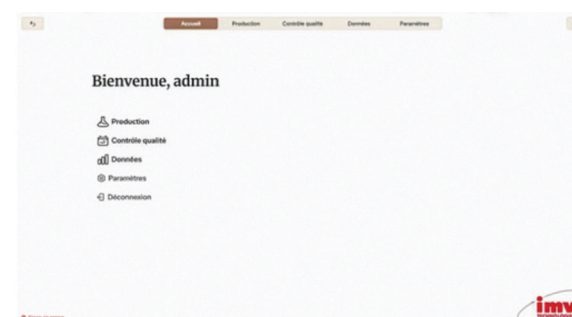

Risultati di cui fidarsi

1. Una nuova tecnologia sviluppata grazie a oltre 50 anni di esperienza tecnica e all'impiego di soglie riconosciute nel settore.
2. Prestazioni potenziate dall'IA, sviluppata con esperti scientifici di primo piano per produrre risultati affidabili.
3. Risultati valutati dall'Istituto Spallanzani e dall'Università di Zurigo.


CCC: concentrazione Kineo Start rispetto alla concentrazione NucleoCounter.
 $y = 0,974x$ | $R^2 = 0,992$ | $CCC = 0,974$ | $n = 88$. Specie: verro, stallone I, stallone N.

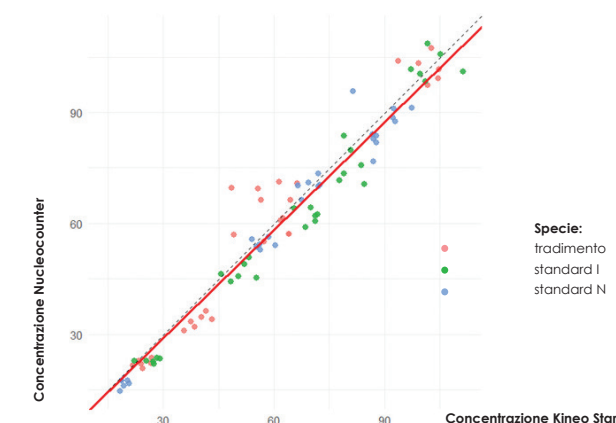

Specie: tradimento standard I standard N

Dimostra la qualità delle dosi seminali e ottimizza le prestazioni

1. Report ufficiali personalizzabili con il tuo logo, da allegare alle spedizioni di seme per attestarne la qualità.
2. Monitora e confronta le prestazioni dei riproduttori per ottimizzarne la gestione e migliorare la qualità del seme.
3. Dati sicuri e facilmente accessibili quando necessario.

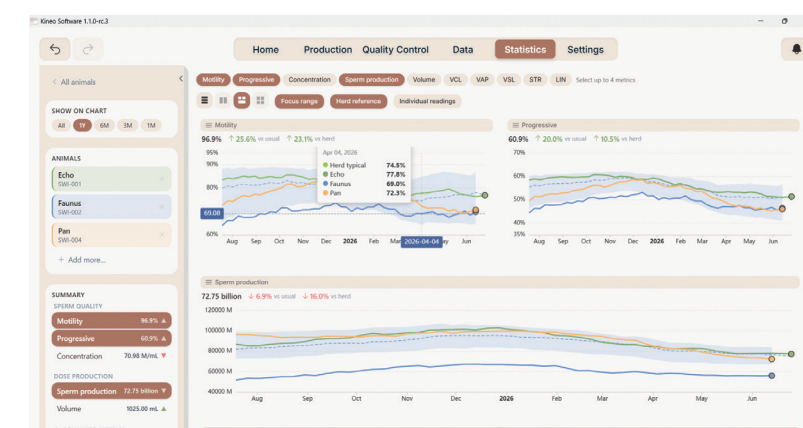

Specifiche hardware

Dimensioni: 110 L x 100 P x 240 H mm

Peso: 1,47 kg

Piano riscaldato:

Controllo della temperatura: 37 °C ± 0,5 °C

Lingue:

Francese, Inglese, Italiano, Cinese, Spagnolo, Russo, Portoghese, Giapponese, Tedesco, Vietnamita

Consumabili compatibili: vetrino Kineo, 5 analisi (brevettato)

Requisiti minimi del computer:

- Intel® Core™ i5-1335U o Celeron J6412 a 2,60 GHz
- Scheda grafica Intel® Iris® Xe o superiore
- 8 GB di memoria DDR4
- SSD M.2 da 500 GB, PCIe NVMe (1 PC)
- Windows 10 o versione successiva
- Almeno 1 porta USB Type-C compatibile con USB 3.0

